

The Quality which has a Value

# STAINLESS CONTAINER

Bio-Pharmaceutical  
Pharmaceutical  
Chemical  
Food  
& Multi-Purpose Industrial



三广不锈钢容器株式会社

日本 东京

 Sanko  
Astec  
Inc.  
Stainless Container

# We provide the **Stainless Container** having **Quality with Value,** and the **Creative Design.**

**三广不锈钢容器株式会社**, 是为制药、生物、化学、食品工业提供高品质不锈钢容器的公司。

本公司生产的不锈钢容器, 在日本国内和国外的制药、生物、化学、食品等行业, 被广泛使用。

本公司拥有独自の制造技术和先进设备, 从而能为您提供高品质的产品。特别是在焊接, 表面处理等方面, 我们拥有最先进的技术。

公司主要产品有, 不锈钢储藏容器、密闭容器、瓶、非规格品的设计制作。

我公司志在为客户提供高质量产品, 因而不断进行研究, 创新和尝试。并将产品以合理的价格推向市场。

制造工厂





## 目 录

■ ST 系列 / 标准储藏容器	4
■ CTH系列 / 扣式密闭容器	5
■ CTL系列 / 卡箍式密闭容器	6
■ KM系列 / 移动车(橡胶车轮)	7
■ KMS系列 / 移动车(尼隆·树脂车轮)	7
■ SMA系列 / 卫生容器	8
■ TP系列 / 叠放式容器	9
■ HT系列 / 带移动支架的锥斗底容器	10/11
■ DT系列 / 带移动支架的圆底容器	10/11
■ KT系列 / 斜底容器	10/11
■ BTB系列 / 大口径堵盖式瓶	12/13
■ PSF系列 / 小口径堵盖式瓶	12/13
■ PS系列 / 小口径螺纹盖瓶	14
■ BK-SMA系列 / 卫生广口杯	14
■ 非规格品的设计加工 在规格品上进行追加工	15



# ST 系列

标准储藏容器

## 适合于液体和粉体的储藏 低价格·高品质

ST系列/标准储藏容器,是适合于液体和粉体储藏的不锈钢容器。使用非密闭盖。  
因为是大量生产,价格非常便宜。

- 从10L到200L各种规格都可以生产。
- 标准库存品的材质是SUS-304。  
也可以为您制作材质为SUS-316L的产品。
- 表面为无缝抛光处理。
- 与此容器相配的专用移动车,在第七页有说明。




ST-24 ~ 47H




ST-565 / 565H

ST-565, 565H的容量分别为150L和200L,  
在桶身每20L处设有刻度。  
在底部设有凹陷防止的保护圈。

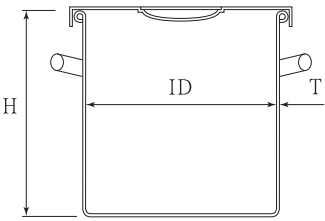

ST-24~47H

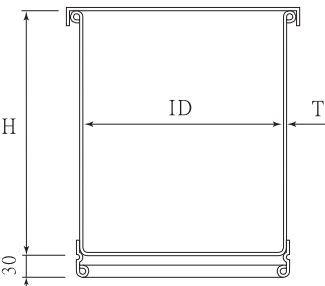

ST-565/565H

- 容量: 10L~200L
- 材质: SUS-304 (SUS-316L也可以制作)
- 表面处理: 无缝抛光

型 号	容 量 ( L )	ID ( mm )	H ( mm )	T ( mm )	重 量 ( kg )
ST-24	10	240	240	0.7	1.8
ST-30	20	300	300	0.8	3.1
ST-36	36	360	360	0.9	4.8
ST-39	45	387	390	0.9	5.5
ST-43	65	430	450	1.0	7.9
ST-47	80	470	470	1.2	9.9
ST-47H	100	470	600	1.2	11.7
ST-565	150	565	600	1.2	16.8
ST-565H	200	565	900	1.2	22.0



# CTH 系列

## 扣式密闭容器

桶和盖子之间用夹扣来夹紧的  
简易密闭容器。  
适合于必须与湿气相隔离的  
物品存放。

CTH系列/扣式密闭容器是桶和盖子之间夹入硅橡胶密封圈，用夹扣来夹紧的简易密闭容器。

适合于必须与湿气相隔离的物品存放。

- 从10L到20L各种规格都可以生产。
- 标准库存品的材质是SUS-304。  
也可以为您制作材质为SUS-316L的产品。
- 密封圈的标准材质为硅橡胶。  
也可提供其它材质的密封圈。
- 表面为无缝抛光处理。
- 与此容器相配的专用移动车，在第七页有说明。

**注意：**不可在容器内加压或减压。



### ●A型密封圈




### ●B型密封圈




CTH-565/565H型容器  
只有B型密封圈



CTH-565, 565H的容量分别为150L和200L，在桶身每20L处设有刻度，并在底部设有凹陷防止的保护圈。

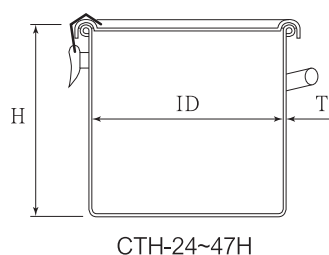

CTH-24~47H

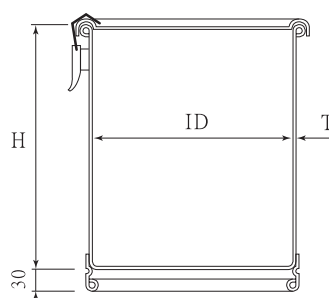

CTH-565/565H

- 容量: 10L~200L
- 材质: SUS-304 (SUS-316L也可以制作)
- 密封圈材质: 硅橡胶 (也可制作丁晴橡胶NBR, 乙丙橡胶EPDM, 氟橡胶FPM)
- 表面处理: 无缝抛光

型 号	容 量 ( L )	ID ( mm )	H ( mm )	T ( mm )	重 量 ( kg )
CTH-24	10	240	240	0.7	2.1
CTH-30	20	300	300	0.8	3.3
CTH-36	36	360	360	0.9	5.5
CTH-39	45	387	390	0.9	6.0
CTH-43	65	430	450	1.0	8.5
CTH-47	80	470	470	1.2	11.0
CTH-47H	100	470	600	1.2	12.8
CTH-565	150	565	600	1.2	17.3
CTH-565H	200	565	900	1.2	22.4

# CTL 系列

## 卡箍式密闭容器

由于是用卡箍来封闭, 拥有比 CTH系列更优秀的密闭性。  
容器可以在卡箍上叠放。

CTL系列/卡箍式密闭容器是桶和盖子之间夹入硅橡胶密封圈, 用卡箍来夹紧的简易密闭容器。  
由于是用卡箍来封闭, 拥有比CTH系列更优秀的密闭性。

- 标准库存品的材质是SUS-304。  
也可以为您制作材质为SUS-316L的产品。
- 密封圈的标准材质为硅橡胶。也可提供其它材质的密封圈。
- 表面为无缝抛光处理。
- 与此容器相配的专用移动车, 在第七页有说明。

**注意:** 叠放时请注意容器的重量和安定性。  
不可在容器内加压或减压。



CTL-24 ~ 47H




CTL-24~47H型容器,  
可以在卡箍上叠放。




CTL-565 / 565H

CTL-565, 565H的容量分别为150L和200L, 在桶身每20L处设有刻度, 并在底部设有凹陷防止的保护圈。

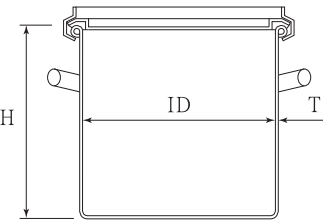

CTL-24~47H

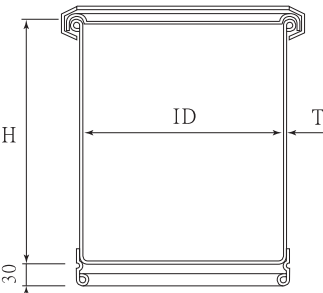

CTL-565/565H

- 容量: 10L~200L
- 材质: SUS-304 (SUS-316L也可以制作)
- 密封圈材质: 硅橡胶 (也可制作丁晴橡胶NBR, 乙丙橡胶EPDM, 氟橡胶FPM)
- 表面处理: 无缝抛光

型 号	容 量 ( L )	ID ( mm )	H ( mm )	T ( mm )	重 量 ( kg )
CTL-24	10	240	240	0.7	2.1
CTL-30	20	300	300	0.8	3.3
CTL-36	36	360	360	0.9	5.0
CTL-39	45	387	390	0.9	5.8
CTL-43	65	430	450	1.0	8.2
CTL-47	80	470	470	1.2	10.8
CTL-47H	100	470	600	1.2	12.5
CTL-565	150	565	600	1.2	18.5
CTL-565H	200	565	900	1.2	23.3

# KM 系列

移动车 (橡胶车轮)

容器移动时专用的移动车。  
容器和移动车之间为着脱式。

- KM系列/移动车, 是便于容器移动的专用移动车。
- 容器和移动车之间为着脱式。
- 拥有四个方向可调节的车轮。其中有两个车轮带有固定装置。
- 移动车车身材质为SUS-304。车轮部由铁和橡胶制成。
- 与此移动车相配套的容器有: ST系列/CTH系列/CTL系列/SMA系列/KT系列

注意: 第九页的TP系列/叠放式容器不可以与移动车配套使用。



型 号	最大承受重量 ( kg )	重 量 ( kg )
KM-30	112	1.3
KM-36	160	2.9
KM-39	160	3.1
KM-43	176	3.5
KM-47	176	4.2
KM-565	320	10.5

# KMS 系列

移动车 (尼隆·树脂车轮)

是KM系列的车轮材质变更品。  
采用尼隆·树脂车轮, 适合于清洁环境使用。

- KMS系列/移动车, 是KM系列的车轮材质变更品。
- 拥有四个方向可调节的车轮。其中有两个车轮带有固定装置。
- 移动车车身材质为SUS-304。车轮部由SUS-304不锈钢和尼隆·树脂制成。
- 与此移动车相配套的容器有: ST系列/CTH系列/CTL系列/SMA系列/KT系列

注意: 第九页的TP系列/叠放式容器不可以与移动车配套使用。



型 号	最大承受重量 ( kg )	重 量 ( kg )
KMS-36	224	2.9
KMS-39	224	3.1
KMS-43	256	3.5
KMS-47	256	4.2
KMS-565	320	10.5

# SMA 系列

## 卫生容器

是ST/CTH/CTL系列的豪华型设计。  
更容易洗干净。  
被制药和生物工厂广泛使用。

SMA系列/卫生容器,是与ST/CTH/CTL系列相比便于洗涤的设计。

由于桶口翻卷部的缝隙全部被焊死,把手也是采用不锈钢棒制作而成,洗涤水不会渗入缝隙。

- 从10L到200L各种规格都可以生产。
- 材质是SUS-316L。
- 此系列全部为收到订单后再制作。
- 表面为无缝抛光处理。也可以进行电抛光处理。
- 密闭容器的密封圈的材质为硅橡胶,也可以提供其它材质。
- 与此容器相配的专用移动车,在第七页有说明。

**注意:** SMA-CTL系列在叠放时请注意容器的重量和安定性。  
不可在密闭容器内加压或减压。




● SMA-ST系列



● SMA-CTH系列



● SMA-CTL系列

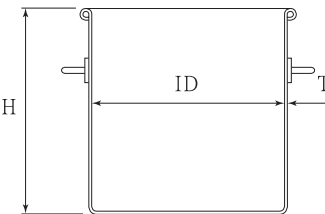

- 此系列全部为收到订单后再生产
- 容量: 10L~200L
- 材质: SUS-316L
- 密封圈材质: 硅橡胶(也可制作丁晴橡胶NBR, 乙丙橡胶EPDM, 氟橡胶FPM)
- 表面处理: 无缝抛光(也可进行电抛光)

型 号	容 量 ( L )	ID ( mm )	H ( mm )	T ( mm )
SMA-ST/CTH/CTL-24	10	240	240	1.0
SMA-ST/CTH/CTL-30	20	300	300	1.0
SMA-ST/CTH/CTL-36	36	360	360	1.0
SMA-ST/CTH/CTL-39	45	387	390	1.0
SMA-ST/CTH/CTL-43	65	430	450	1.0
SMA-ST/CTH/CTL-47	80	470	470	1.2
SMA-ST/CTH/CTL-47H	100	470	600	1.2
SMA-ST/CTH/CTL-565	150	565	600	1.2
SMA-ST/CTH/CTL-565H	200	565	900	1.2



# TP 系列


## 叠放式容器

桶身部设计有大约1° 的斜度，  
闲置时可叠放。  
闲置容器的运输成本大幅减小。  
桶身板薄，重量轻。

TP系列/叠放式容器的桶身部设计有大约1° 的斜度，闲置时可叠放。  
由于闲置时可以叠放，运输成本大幅减少。  
桶身板薄，重量轻。

- 从10L到200L各种规格都可以生产。
- 标准库存品的材质为SUS-304。
- 表面处理为无缝抛光。
- 密封圈材质：硅橡胶。也有其它材质可供选择。

注意：不可在密闭容器内加压或者减压。  
KM·KMS系列/移动车不可与此系列  
配套使用。

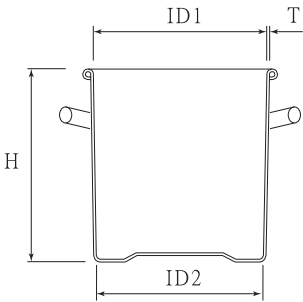

●TP-ST系列



●TP-CTH系列



●TP-CTL系列



- 容量：10L～200L
- 材质：SUS-304
- 密封圈材质：硅橡胶
- 其它可供选择的材质有：丁晴橡胶NBR, 乙丙橡胶EPDM, 氟橡胶FPM
- 表面处理：无缝抛光
- 容器底部为凹陷式底。

型 号	容 量 ( L )	ID1×ID2 ( mm )	H ( mm )	T ( mm )	重 量 ( kg ) ST/CTH/CTL
TP-ST/CTH/CTL-24	10	240×231	240	0.6	2.7/3.0/3.0
TP-ST/CTH/CTL-30	20	300×289	300	0.7	4.1/4.3/4.3
TP-ST/CTH/CTL-36	36	360×347	360	0.8	5.7/6.0/6.1
TP-ST/CTH/CTL-39	45	387×374	400	0.8	6.4/6.8/7.0
TP-ST/CTH/CTL-43	65	430×414	470	0.9	8.1/8.6/9.0
TP-ST/CTH/CTL-47	80	470×453	480	1.0	11.1/11.7/11.8
TP-ST/CTH/CTL-47H	100	470×448	610	1.0	12.8/13.5/13.6
TP-ST/CTH/CTL-565	150	565×544	630	1.0	16.8/18.0/18.5
TP-ST/CTH/CTL-565H	200	565×534	900	1.0	22.0/23.0/23.5

### HT 系列

#### 带移动支架的锥斗底容器

底部为锥斗状, 便于液体排出。  
桶身处设计有可移动支架。  
可根据用户要求特别设计。

- 此系列全部是接到订单后再制作
- 容量: 35L~150L
- 材质: SUS-304
- 与液体相接触部的材质也可选用SUS-316L
- 密封圈材质: 硅橡胶
- 密封圈可供选择材质: 丁晴橡胶NBR, 乙丙橡胶EPDM, 氟橡胶FPM
- 表面处理: 无缝抛光



### DT 系列

#### 带移动支架的圆底容器

底部为圆形, 便于液体排出。  
桶身处设计有可移动支架。  
可根据用户要求特别设计。

- 此系列全部是接到订单后再制作
- 容量: 35L~150L
- 材质: SUS-304
- 与液体相接触部的材质也可选用SUS-316L
- 密封圈材质: 硅橡胶
- 密封圈可供选择材质: 丁晴橡胶NBR, 乙丙橡胶EPDM, 氟橡胶FPM
- 表面处理: 无缝抛光



### KT 系列

#### 斜底容器

由于是斜底设计, 容器内的液体可以全部从出口排出。  
可以和移动车配套使用。  
可以根据用户要求追加设计或变更设计。

- 此系列全部是接到订单后再制作
- 容量: 35L~200L
- 材质: SUS-304
- 与液体相接触部的材质也可选用SUS-316L
- 密封圈材质: 硅橡胶
- 密封圈可供选择材质: 丁晴橡胶NBR, 乙丙橡胶EPDM, 氟橡胶FPM
- 表面处理: 无缝抛光(也有电抛光可供选择)



●HT-ST系列

●DT-ST系列

●KT-ST系列

●HT-CTH系列


●DT-CTH系列

●KT-CTH系列

●HT-CTL系列


●DT-CTL系列

●KT-CTL系列

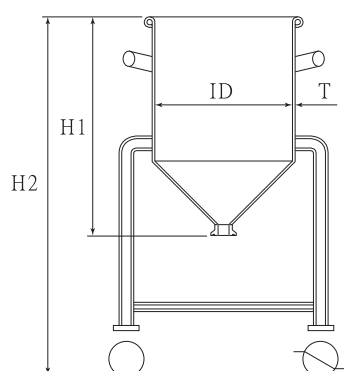


型 号	容 量 ( L )	ID×H1×H2×T ( mm )	卡盘接口 ( ISO/IDF )
HT-ST/CTH/CTL-36	35	360×490× 890×1.2	1"
HT-ST/CTH/CTL-39	45	387×540× 940×1.2	1"
HT-ST/CTH/CTL-43	65	430×570× 970×1.2	2"
HT-ST/CTH/CTL-47	80	470×640×1040×1.5	2"
HT-ST/CTH/CTL-47H	100	470×750×1150×1.5	2"
HT-ST/CTH/CTL-565	150	565×820×1220×1.5	2"

●35L~65L有3个支架, 80L以上有4个支架。

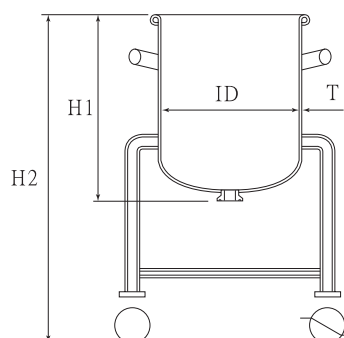

型 号	容 量 ( L )	ID×H1×H2×T ( mm )	卡盘接口 ( ISO/IDF )
DT-ST/CTH/CTL-36	35	360×420× 820×1.2	1"
DT-ST/CTH/CTL-39	45	387×460× 860×1.2	1"
DT-ST/CTH/CTL-43	65	430×500× 900×1.2	2"
DT-ST/CTH/CTL-47	80	470×550× 950×1.5	2"
DT-ST/CTH/CTL-47H	100	470×670×1070×1.5	2"
DT-ST/CTH/CTL-565	150	565×700×1100×1.5	2"

●35L~65L有3个支架, 80L以上有4个支架。

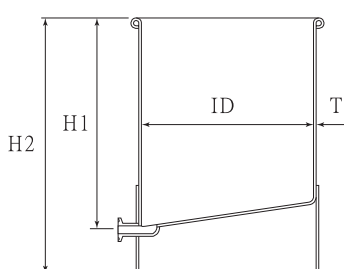

型 号	容 量 ( L )	ID×H1×H2×T ( mm )	卡盘接口 ( ISO/IDF )
KT-ST/CTH/CTL-36	35	360× 380× 460×1.0	1"
KT-ST/CTH/CTL-39	45	387× 410× 490×1.0	1"
KT-ST/CTH/CTL-43	65	430× 470× 550×1.0	1"
KT-ST/CTH/CTL-47	80	470× 490× 570×1.2	1"
KT-ST/CTH/CTL-47H	100	470× 620× 700×1.2	1"
KT-ST/CTH/CTL-565	150	565× 630× 710×1.5	2"
KT-ST/CTH/CTL-565H	200	565× 930×1010×1.5	2"

### BTB 系列

#### 大口径堵盖式瓶

密闭性能, 洗涤性能好的高质量瓶。  
瓶口部采用密闭性能好的卡箍和堵盖来封闭。  
适合于药品的储藏。

BTB系列/大口径堵盖式瓶, 是非常适合于液体、固体、粉末体、中间体、成品的保存和运输的不锈钢瓶。

瓶口部采用卡箍和堵盖来封闭, 密闭性和卫生性好。



- 从0.5L到20L各种规格都可以生产。
- 材质的标准品是耐腐蚀性强的SUS-316L不锈钢。
- 表面为无缝抛光处理。也可进行电抛光处理。
- 密封圈的材质为, 与硅橡胶相比溶出物极少的白金硅橡胶。还有其它材质可供选择。

### PSF 系列

#### 小口径堵盖式瓶

内面也采用无缝抛光的小口径瓶。  
瓶口部采用密闭性能好的卡箍和堵盖来封闭。

PSF系列/小口径堵盖式瓶, 是非常适合于药品保存和运输的不锈钢瓶。

瓶口部采用小口径卡箍和堵盖来封闭, 密闭性和卫生性好。

这种瓶的一大特征是, 瓶口虽小, 但是内表面为无缝抛光处理。




- 从0.5L到10L各种规格都可以生产。
- 材质为SUS-316L不锈钢。
- 表面为无缝抛光处理。
- 密封圈的材质为, 与硅橡胶相比溶出物极少的白金硅橡胶。还有其它材质可供选择。

**注意:** 不可在瓶内加压或者减压。




- 容量: 0. 5L~20L
- 材质: SUS-316L
- 密封圈材质: 白金硅橡胶(Platinum-cured silicone)
- 另外有丁晴橡胶NBR, 乙丙橡胶EPDM, 氟橡胶FPM, 特氟隆PTFE可供选择
- 表面处理: 无缝抛光(也可进行电抛光处理)
- 使用范围: 低真空~0.05 MPa

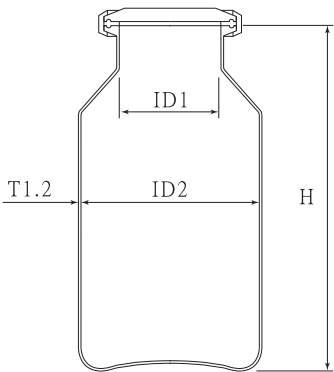

型 号	容 量 ( L )	ID1 ( mm )	ID2 ( mm )	H ( mm )	重 量 ( kg )
BTB-8	0.5	47.8	80	150	0.73
BTB-10	1	72.3	100	180	1.19
BTB-12	2	97.6	120	228	1.95
BTB-16	5	97.6	160	313	2.65
BTB-21	10	97.6	210	363	3.47
BTB-27	20	97.6	270	443	4.91

- 容量: 0. 5L~10L
- 材质: SUS-316L
- 密封圈材质: 白金硅橡胶(Platinum-cured silicone)
- 另外有丁晴橡胶NBR, 乙丙橡胶EPDM, 氟橡胶FPM, 特氟隆PTFE可供选择
- 表面处理: 无缝抛光

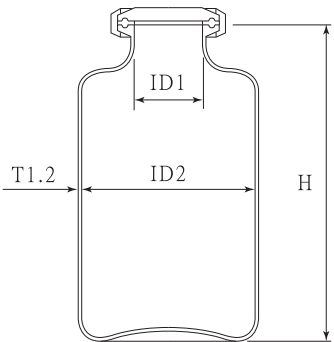

型 号	容 量 ( L )	ID1 ( mm )	ID2 ( mm )	H ( mm )	重 量 ( kg )
PSF-8	0.5	34.5	80	168	0.67
PSF-10	1	47.2	100	208	0.98
PSF-12	2	47.2	120	253	1.31
PSF-18	5	47.2	180	298	2.08
PSF-22	10	47.2	220	383	3.02

# PS 系列

## 小口径螺纹盖瓶

小口径螺纹盖不锈钢瓶。  
不会象玻璃瓶那样被摔碎，  
适合于药品的保存。


PS系列/小口径螺纹盖瓶，拥有  
螺纹瓶盖，开关方便。  
不会象玻璃瓶那样被摔碎，适合于  
药品的保存。

- 从0.2L到10L各种规格都可以生产。
- 材质为SUS-304不锈钢。
- 外表面为抛光处理，内表面为酸洗处理。
- 密封圈的材质为耐药品腐蚀性强的氟素树脂。

注意：不可在瓶内加压或者减压。



- 容量: 0.2L~10L
- 材质: SUS-304
- 密封圈材质: 氟素树脂
- 表面处理: 外面抛光, 内面酸洗

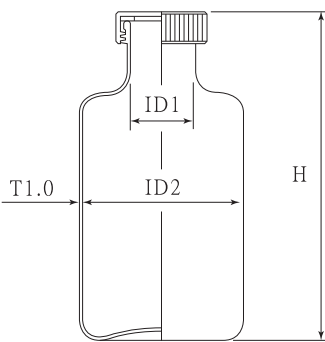

型 号	容 量 ( L )	ID1 ( mm )	ID2 ( mm )	H ( mm )	重 量 ( kg )
PS-6	0.2	28	60	124	0.24
PS-8	0.5	28	80	165	0.38
PS-10	1	41	100	206	0.59
PS-12	2	41	120	258	0.84
PS-18	5	41	180	319	1.52
PS-22	10	41	220	386	2.16

# BK-SMA 系列


## 卫生广口杯

### 无缝处理洗涤性能优秀

BK-SMA系列/卫生广口杯，口部没有卷边，  
洗涤性能大幅提高。  
是为制药、生物、化妆品等卫生要求比较高的  
行业使用，而设计的。



- 容量: 1L~4L
- 材质: SUS-316L
- 表面处理: 无缝抛光(也可进行电抛光)

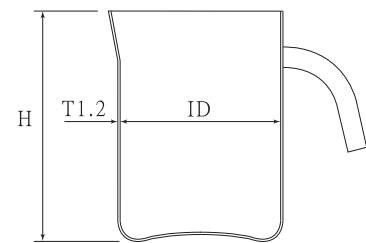

型 号	容 量 ( L )	ID ( mm )	H ( mm )	重 量 ( kg )
BK-SMA-10	1	100	145	0.54
BK-SMA-12	2	120	190	0.81
BK-SMA-16	4	160	220	1.22

## 非规格品的设计加工·在规格品上进行追加工

根据用户使用状况的不同,各系列容器都可进行非规格品的设计加工,和在规格品上进行追加工。



### 容器高度的改变

根据使用环境的空间大小,所需容量,容器的高度可以改变。  
支架式容器的支架高度也可以改变。



### 在容器上追加管件,零件

在容器的本体和盖子上可以进行各种卫生零件、管件、部品的安装加工。  
也可以进行和各种机器设备的连接加工。

### 保温夹层加工·搅拌机的组合

可在容器的本体部加工夹层,在容器的盖子上安装搅拌机。



### 可以为您作特别制作。

可以根据用户要求,制作规格品以外的不锈钢容器。  
还可以和您共同开发新产品。



## ■ 注意事项

### 1. 关于订货, 价格咨询

您在订货或想咨询价格的时候, 可以打电话 **+81-3-3668-3618**, 发传真 **+81-3-3668-3617**, 或者发电子邮件 **kaihatsu@sankoastec.co.jp**。

咨询时, 您可以使用中文、英语、和日语。我们的工作人员将会热情地接待您。

### 2. 贸易条件

关于贸易条件, 在价格表上有说明, 请参阅。

### 3. 关于本产品目录所登载产品

产品的规格, 价格等与产品有关的事项, 在没有预告的情况下, 有可能更改。请事先了解。

### 4. 责任事项

本公司保证, 产品在出厂时, 在材质方面没有缺陷, 符合工业标准。

在出厂后的运输途中, 出现损伤, 遗失等情况时, 由运输公司及保险公司负责赔偿。

(请在发货后45天内与我们联系。)

产品在使用时, 由于使用方法不当, 或不注意, 以及间接的, 偶然的情况所造成的损伤, 损害, 和由此而带来的工资开支, 公司利益的减少, 本公司概不负责。



## 三广不锈钢容器株式会社

邮政编码 103-0007

日本东京中央区日本桥浜町2-53-2

电话号码 +81-3-3668-3618

传真号码 +81-3-3668-3617

网址 <http://www.sankoastec.co.jp>

电子信箱 [kaihatsu@sankoastec.co.jp](mailto:kaihatsu@sankoastec.co.jp)

## SANKO ASTEC INC.

2-53-2, Nihonbashiamacho, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan

## 三広アステック株式会社

103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-53-2

